

INSTRUÇÕES DE USO

AQUATEC ÁGUA DESTILADA

1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

A Água Destilada AQUATEC passa por um processo chamado de destilação, durante esse processo são removidos minerais e impurezas. Esta água é utilizada em laboratórios para limpeza de vidrais, também utilizada por dentistas para a limpeza de autoclave.

2. APRESENTAÇÃO

1 (um) Frasco de 1 Litros

1 (um) Galão de 5 Litros

3. COMPOSIÇÃO

Fórmula molecular: H₂O.

Substância: Água purificada através do processo de destilação.

4. INDICAÇÃO DE USO

A Água Destilada AQUATEC é utilizada no processo de esterilização em autoclave, enxague de vidrarias e instrumentos de laboratório e outros equipamentos que requerem de água pura e isenta de químicos minerais e sais solúveis.

5. AÇÃO DO PRODUTO

A Água Destilada AQUATEC passa por um processo chamado de destilação, durante esse processo são removidos minerais e impurezas.

6. CONSERVAÇÃO/ ARMAZENAMENTO

- Manter o produto em sua embalagem sempre fechada;
- Proteger da incidência da luz solar direta;
- Armazenar em local seco a temperatura ambiente (5°C a 28°C).

7. INSTRUÇÕES PARA USO

Autoclaves:

- Coloque Água Destilada AQUATEC diretamente na câmara, de acordo com a autoclave;
- Abasteça a autoclave com os pacotes (papel para cima). Feche a porta;
- Verifique se a autoclave está conectada à energia e pressione a tecla início;
- Depois de ligada a autoclave irá realizar o ciclo automaticamente e no final da esterilização vai despressurizar automaticamente;

- No final da despressurização a autoclave soará bips, entreabra a porta corretamente para permitir a secagem.

8. CONTRA INDICAÇÕES

9. ADVERTÊNCIAS

- Aconselhado consumir a água destilada somente sob a orientação de um médico ou nutricionista.

10. CUIDADOS ESPECIAIS

11. MANIPULAÇÃO

- Ambiente asséptico.

12. INTERAÇÕES

- Não há.

